



食品関連化合物

タール色素 (Color additives)

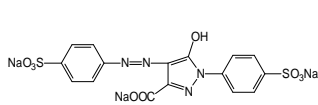


タートラジン, 黄色 4号

(Tartrazine, FD & C Yellow No.5)

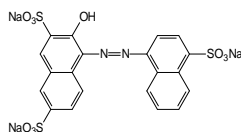


アマランス, 赤色 2号

(Amaranth, FD & C Red No.2)

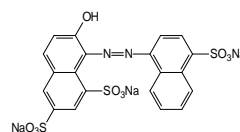


ニューコクシン, 赤色 102号

(New coccine, Ponceau 4R)

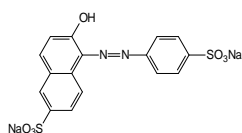


サンセットイエローFCF, 黄色 5号

(Sunset yellow FCF, FD & C Yellow No.6)

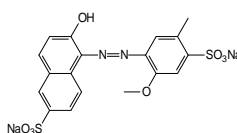


アルラレッド AC, 赤色 40号

(Allura red AC, FD & C Red No.40)

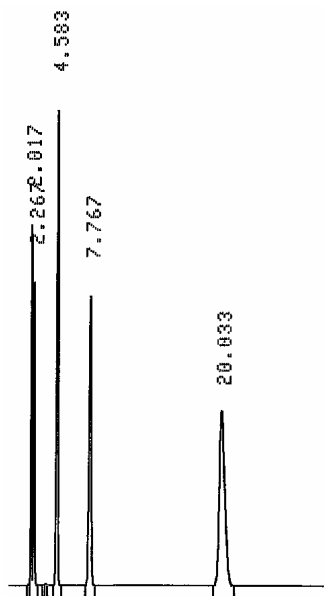

SUMIPAX ODS C-217(5 μm)

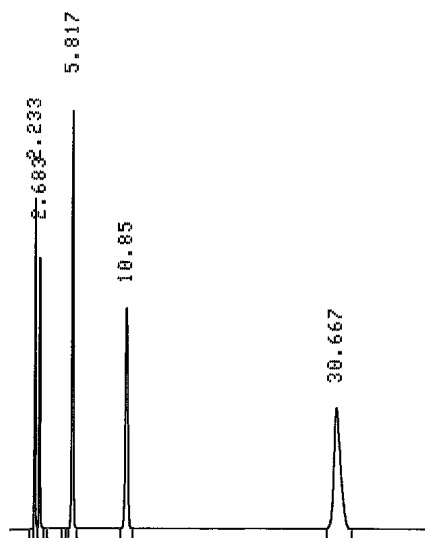

SUMIPAX ODS D-210SLP(3 μm)

Column : 4.6mm × 150mm
 Mobile phase : 10mmol/L ammonium acetate aq. / acetonitrile (87/13)
 Flow rate : 0.7 mL/min
 Temperature : 25
 Detector : UV 254nm
 Injection : 1 μL (0.1 ~ 0.4mg/mL, water)